


Matériel requis




- 1 Bac rempli d'eau
- 2 Acétone
- 3 Règle et crayon
- 4 Chiffon
- 5 Papier doux et non pelucheux

Appliquer Sticky Stuff

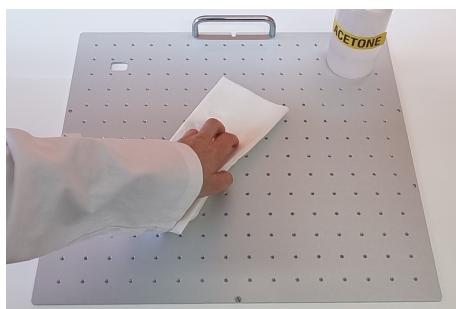

1. ➔ Nettoyez soigneusement le plateau avec de l'acétone. Ne plus le touchez après cela avec les mains nues.


Ne pas utiliser d'autre produit que l'acétone.

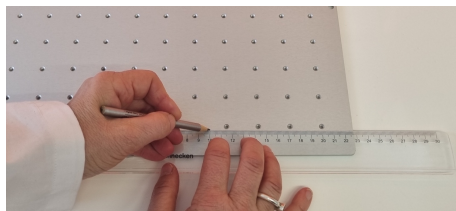

2. ➔ Marquez la position du tapis adhésif avec un crayon sans toucher le plateau avec la main.




3. ➔ Mouillez abondamment le plateau avec de l'eau.

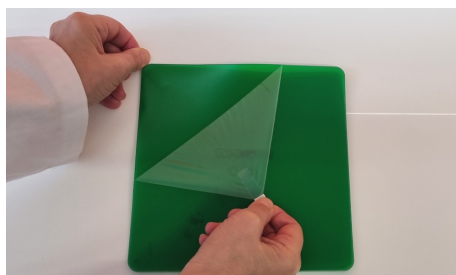

4. ➔ Un film de protection transparent est appliqué des deux côtés de la surface adhésive. Retirez un des côtés.




5. ➤ Trempez le tapis adhésif dans un bac rempli d'eau.

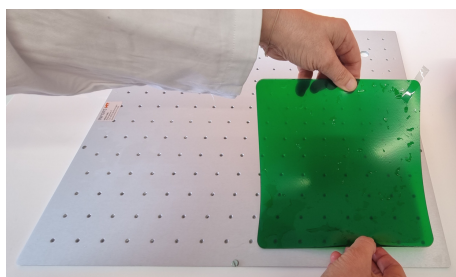

6. ➤ Appliquez la surface adhésive mouillée sur le plateau. Couvrez également les perçages du plateau (surtout ne pas les découper).

Le tapis adhésif peut glisser et être positionné facilement maintenant. Ajoutez simplement de l'eau sur le plateau si la surface se met à coller.

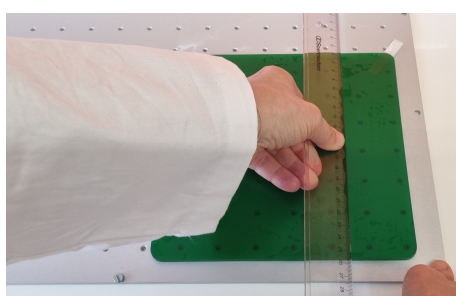

7. ➤ Chassez l'eau et les bulles d'air en utilisant une règle.

Éliminez le surplus d'eau avec le chiffon (répétez cette opération si nécessaire).



8. ➤ Pressez et séchez le tapis adhésif en utilisant un papier absorbant doux.



9. ➤ **Laissez reposer avant usage, la propriété adhésive se développant entièrement en environ 24 heures.**

10. ➤ Après la phase de repos, retirer le deuxième film de protection.

➡ Le plateau est maintenant prêt à l'usage.

Réutiliser Sticky Stuff

Le tapis adhésif est réutilisable. Pour corriger la position ou pour utiliser le tapis adhésif sur un autre plateau, procéder comme suit :

1. ➤ Mouillez le plateau abondamment avec de l'eau.

2. ➤ Retirez lentement le tapis adhésif en suivant un angle plat.

3. ➤ Posez le tapis adhésif dans un bac remplie d'eau et attendez environ 1 heure. Il reprend sa forme originale.

4. ➤ Vous pouvez à nouveau recoller le tapis adhésif comme décrit ci-dessus.